



QuickScan

イムノクロマトリーダーシステム

アップデートのお願い

平素、EnviroLogix イムノクロマトリーダーシステムをご利用頂き、心より御礼申し上げます。

EnviroLogix社では、カビ毒(マイコトキシン)のQuickScanシリーズ、GMOのQuickStix定量シリーズを常に拡充しており、あわせてリーダーシステムも、お客様のご意見をもとに改良しております。特に、カビ毒用のキットでは従来のマトリックスに加えて様々な試料への対応や、新しい抽出法への対応など、多様な展開が行われつつあります。そして、従前よりご使用のキットでも新しいロットにおいては、お使いのソフトのバージョンでは対応しきれないケースもあります。また、便利な新機能も搭載されておりますので、是非お早めにアップデートを行って頂きますようお願い申し上げます。

最新バージョンの入手方法(無料) (弊社担当までお電話ください。web画面に沿ってご説明いたします)

弊社ウェブサイト、情報サポートのページ <http://www.practical.jp/support.html> から、入手できます。

(QuickScan4.7.0の入手はメーカーダウンロードページから行います。詳細はウェブサイトへ) 圧縮ファイルzip形式でダウンロードし、任意のUSBスティックメモリ(システム添付のUSBキー不可)に保存後、解凍しておいてください。

アップデートの方法

QuickScan 4.7.0 とそのアップデート版QSSUpdate4.7.0-3を弊社のUSBメモリから行う場合

準備

QuickScanソフトウェアUSBキーとスキャナが接続されていることを確認します。QuickScanソフトウェアは終了して下さい。古いバージョンをアンインストールする必要はありません。
測定データ等は保持されますが、念の為、CドライブにあるQuickScanフォルダをバックアップしておくことをお勧めします。(約50M)

インストール

Step 1

USBフラッシュメモリ内の『Quick Scan V4.7.0.exe』ファイルをダブルクリックするとインストールを開始します。
(Installerが表示されますので、Nextで進んでください。途中“I agree”を選択する場合があります。)
Completeで終了です。Installerを閉じて、デスクトップのQuickScanアイコンをダブルクリックして、新しいバージョン(4.7.0)であることを確認してください。

Step 2

QuickScan画面の右下【SetUp】をクリック、setup画面で【Branding】をクリック
branding画面でフォルダをたどり(*1)、“QSS Update 3.branding”ファイルを指定して【open】をクリック
setup画面で【OK】をクリックすると、自動的にプログラムが再起動されて終了です。
新しいバージョン(update3-version 4.7.0)であることを確認してください。

(*1):ファイルはUSBドライブ=Eドライブ内にあります

以上、不都合やご不明な点などございましたら何なりとお申し付けください。

(2015/07)

株式会社 プラクティカル

〒260-0032 千葉市中央区登戸 1-18-10 千葉 OSビル

Tel 043-242-0425 Fax 043-242-0445 eMail:mail@practical.jp www.practical.jp