

アレルギー特定原材料 イムノクロマト モリナガ ナノトラップ Easy シリーズ

モリナガ ナノトラップ Easy は、ふき取り液・すすぎ液専用のアレルゲン検査キットです。

抽出液等の試薬を使わず、カートリッジに直接滴下するだけの安心設計の仕様で、約 10 分で目視判定できます。厚生労働省により通知指定されたアレルギー特定原材料測定用の FASPEK ELISA キットの抗体を用いた特異性の高い、しかも 0.5ppm の高感度のキットです。

(製造：森永生科学研究所) rev.2025.11

				対象原材料／キット名	感度 ※	コード
商 品 名	モリナガ ナノトラップ Easy			卵（卵白アルブミン）	0.5ppm	3637FS6711
	モリナガ ナノトラップ Easy			牛乳（カゼイン）	0.5ppm	3637FS6721
	モリナガ ナノトラップ Easy			小麦（グリアジン）	0.5ppm	3637FS6731
	モリナガ ナノトラップ Easy			落花生	0.5ppm	3637FS6741
	モリナガ ナノトラップ Easy			そば	0.5ppm	3637FS6751
	モリナガ ナノトラップ Easy			えび・かに	0.5ppm	3637FS6761
	モリナガ ナノトラップ Easy			大豆	0.5ppm	3637FS6771
価 格 製 品 内 容	各 10 本仕様	各種	12,000 円（税別）			
	スティック 10 本					
※感度＝試験溶液中における特定原材料総タンパク質として 0.5ppm						

保管条件 冷蔵 4～8℃

有効期間 製造後 12 ヶ月

目的・用途 食品中におけるアレルギー特定原材料の特定タンパク質の検出

原理・性能 イムノクロマト式 プラスチックスティックタイプ

操作方法例 詳細は取扱説明書を確認してください。
前処理＝ふき取りの場合、適宜の量のリン酸緩衝生理食塩水 PBS に懸濁。
前処理＝設備洗浄水の場合、そのまま。

1. スティックに 200μL 滴下
室温で 10 分間 インキュベート
2. スティックの赤紫色バンドの発色の有無で判断

他に必要な 綿棒・リン酸緩衝生理食塩水 PBS (微生物検査用ふき取りキットなど)

試 薬 器 材 メモリ付きスポイト

食品の試験にはナノトラップ Pro II がおすすめです



本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意下さい。価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

株式会社プラクティカル TEL:043-306-1531 FAX:043-306-1541 E-mail: sales@practical.jp Web site: www.practical.jp